

Utierky Kimtech® WetTask™

Pokyny na vybalenie a plnenie

Krok 1



Wybalenie

Odstráňte z kotúča obal a lepiacu pásku. Zložte viečko a vložte kotúč utierok do dávkovača.


Krok 2



Pridajte roztok a nasadte vhodnú kruhovú vložku

Do stredu kotúča nalejte požadovaný dezinfekčný / čistiaci prostriedok.* Do otvoru viečka vložte kruhovú vložku.


Krok 3

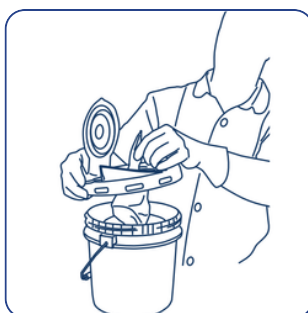

Príprava na odoberanie

Vytiahnite utierky smerom nahor zo stredu kotúča a pretiahnite ich otvorom v kruhovej vložke.


Krok 4

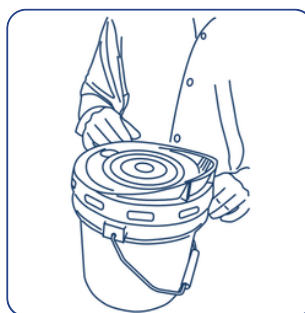

Vráťte viečko na miesto a počkajte

Našrobujte viečko späť na dávkovač a zavrite vložku viečka. Počkajte **20 minút**, aby sa do kotúča utierok vsiakla tekutina. Utierky potom budú pripravené na použitie.


Krok 5

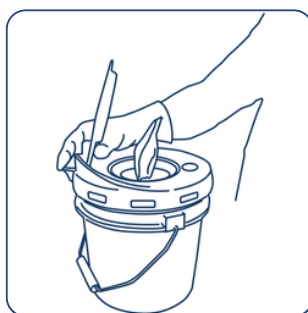

Vizuálne označenie

Medzitým umiestnite na viečko a na priľnavý pruh na vedierku plastové farebné označenie. Toto označenie sa používa na identifikáciu dezinfekčného / čistiacieho prostriedku. Sada pre vizuálne označenie obsahuje 5 rôznych farebných prúžkov.

Krok 6

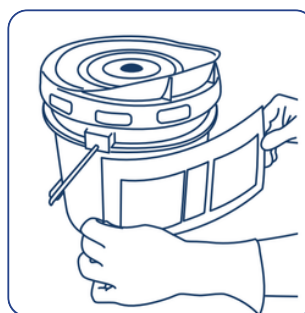

Vizuálne označenie

Podľa potreby vyplňte na štítku symboly nebezpečia a prilepte ich na zadnú stranu vedierka.

Krok 7



Kontrola

Keď je dávkovač zreteľne označený a dezinfekčný / čistiaci prostriedok bol absorbovaný do utierok, sú utierky pripravené na použitie.

Krok 8



Použitie

Vytiahnite požadované množstvo utierok. Medzi dávkovaniami majte vložku viečka zavretú.

*Množstvo tekutiny, ktorou je potrebné naplniť dávkovač, závisí od vašich individuálnych požiadaviek. Odporúčame najprv naplniť nádobu 1,75 l dezinfekčného alebo čistiacieho prostriedku. Potom skontrolujte, či sú utierky prostriedkom dostatočne napustené. V prípade potreby do nádoby doplňte roztok. Utierky dokážu absorbovať až 5 násobok vlastnej hmotnosti.